

Montageanleitung Fastbiotec Liquid-Pumpe TopStream 400 Safe In


Bevor die Pumpe eingeschaltet wird, den Transportschlauch an der Pumpe **in** und **out** abziehen. Erst dann die Pumpe einschalten!

Die Pumpe geht sonst auf Störung oder defekt!

Wichtiger Hygienestandard: nach jeder Anwendung mit VE-Wasser spülen und mit einer Desinfektionslösung desinfizieren, danach mit VE Wasser nochmal spülen.

Desinfektionslösungen: Ethanol, Bacillol, Incidin.

Transportschlauch

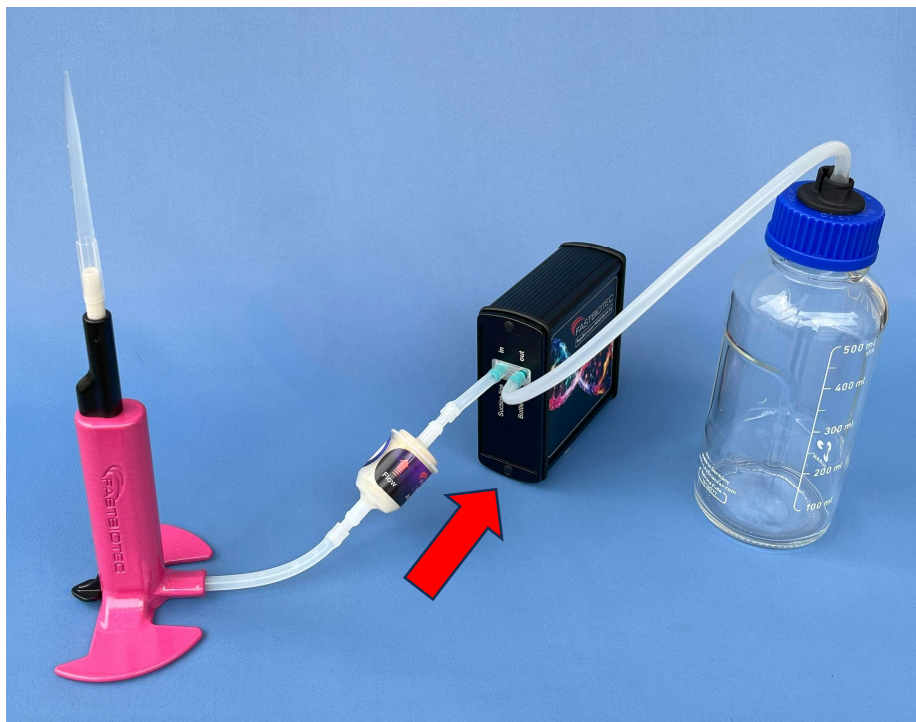


Partikelfilter regelmäßig wechseln!

Partikelfilter in Pfeilrichtung  Flow Anschluss Pumpe **in**
Anschluss Auffangbehälter Pumpe **out**

Bei hohen Durchflussraten
mindestens 1 x pro Monat

Schlauchanschlüsse Pumpe

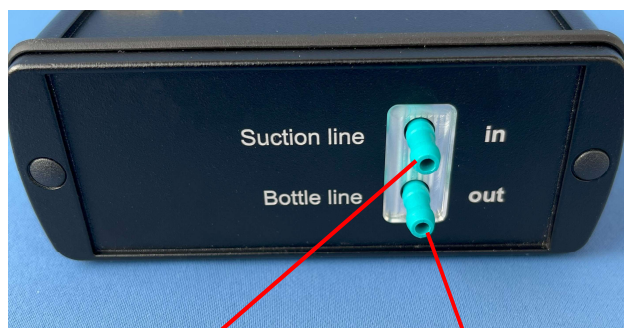

Pipette mit Filter

Auffangflasche

Kabelführung Haltestange für die Seitenwand
Thermo Sicherheitswerkbank






Durchführung an der Seitenwand öffnen und die Haltestange durchführen




Haltestange von außen mit der Mutter festschrauben

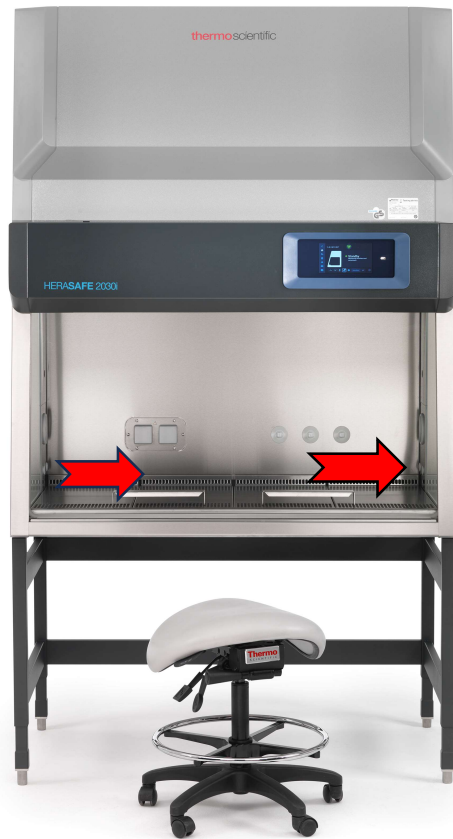

Wandhalterung mit doppelseitigen Klebeband, voll belastbar nach 60 min. Klebeflächen in der Sicherheitswerkbank mit Alkohol reinigen und trocknen lassen



Halterung mit der Mutter festschrauben


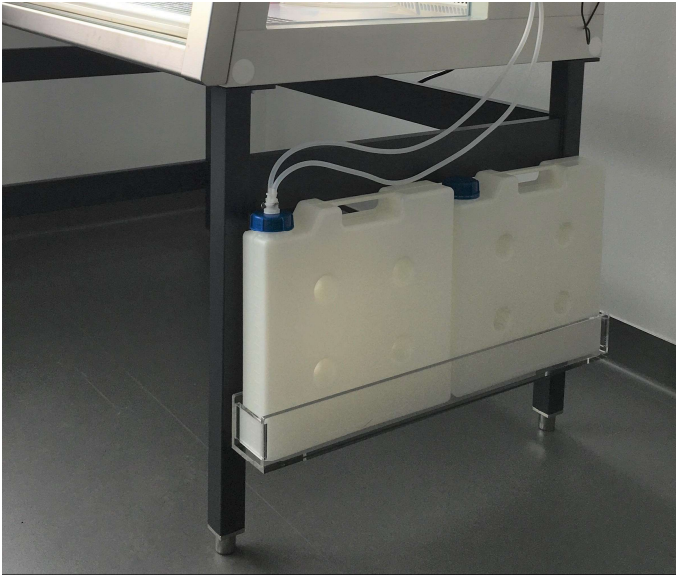


Halterungen Auffangbehälter an der Werkbank innen oder außen am Untergestell einhängen.



CPC Schlauch-Kupplung

Schlauchdurchführung Aerosolschutz

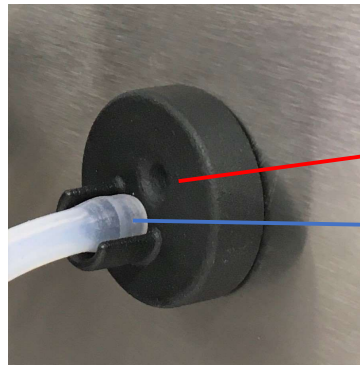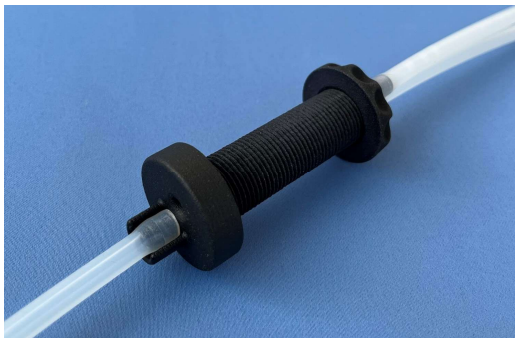


Sicherheitswerkbank
Innenseite

Belüftung Auffangbehälter

Absaugschlauch
Pumpe **out**



Schlauchdurchführung
mit der Mutter von außen
festschrauben.

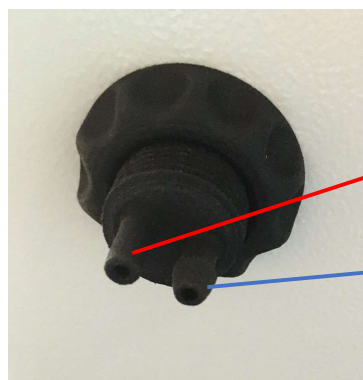

Anschlüsse zum
Auffangbehälter

Schlauchanschluss gerade
= Belüftung

Schlauchanschluss mit
Tülle = flüssiges Medium

dirk@fast-cdh.de